

## 结晶紫染色液 (0.1%)

### Coomassie Brilliant Blue Staining Solution (0.1%)

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0802-50ml	结晶紫染色液 (0.1%)	50ml

#### 产品简介：

结晶紫又称龙胆紫。是一种碱性染料，可以和细胞核中的 DNA 结合，从而产生细胞核染色。结晶紫染色液在细胞学、组织学和细菌学等方面应用极广，是一种优良的染色剂，在组织或细胞染色时可以把细胞核染成深紫色，常用于观察细胞形态。

#### 保存条件：

室温避光保存，一年有效。

#### 注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 产品使用：

1. 将贴壁细胞用 PBS 或生理盐水洗涤 2 次，每次 1-2min。
2. 将上述处理好的样品用结晶紫染色液染色 3-10min（根据染色结果和要求调整时间）。
3. 用 PBS 或生理盐水充分洗涤后即可进行观察和拍照。
4. 悬浮细胞直接加染液后涂片观察。

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其它用途！