

ELISA 包被液 (10x) ELISA Coating Buffer, 10×

产品编号	产品名称	包装规格
NBS1055-100ml	ELISA 包被液 (10x)	100ml
NBS1055-500ml	ELISA 包被液 (10x)	500ml

产品简介:

本品为 pH9.6 的浓缩型产品, 使用前需要用去离子水稀释至 1×, 然后使用。用于 ELISA (酶联免疫吸附实验) 中酶标板的抗原或抗体的包被。使用时取适量包被缓冲液将抗原或抗体溶液 稀释至相应包被的浓度, 在 ELISA 酶标板每个反应孔中加入 100μL, 4℃包被过夜。

保存条件:

室温保存, 有效期 1 年。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!