

EZ Infection Solution 产品说明书

产品信息：

产品名称：慢病毒感染增强液

产品货号：NW3206

产品规格：100 ml

产品保存：2~8 °C

产品简介：

EZ Infection Solution 是一种可以增强慢病毒感染细胞的优化配方试剂。它是在 MEM 培养基的基础上添加多种生长因子、增强因子和微量元素。在病毒感染过程中，既可以增加病毒的感染效率，又可以保证细胞良好的生长状态。

使用说明：

1. EZ Infection Solution 可用来稀释重组病毒颗粒，如慢病毒、腺病毒、腺相关病毒等；
2. 进行重组慢病毒颗粒感染细胞实验时，首先使用 EZ Infection Solution 替代细胞正常培养基，然后再加入重组慢病毒颗粒；
3. 细胞在病毒的作用下 8~16 小时之后需要更换为正常培养基进行培养。

注意事项：

更换为正常培养基的时间需要根据细胞的状态进行调整，如果细胞状态良好，可以推迟更换培养基的时间；反之，需要提前进行更换培养基。

本产品仅用于生命科学研究，不得用于其他用途！