

ELISA Stop Solution, 450nm**ELISA 终止液, 450nm****产品详情:**

产品编号	产品名称	规格
NBS2381-100ml	ELISA 终止液, 450nm	100ml
NBS2381-500ml	ELISA 终止液, 450nm	500ml

产品简介:

ELISA 终止液, 450nm (ELISA Stop Solution, 450nm) 呈酸性, 主要用于终止 ELISA 反应, 浓度为 1M。ELISA 实验过程中, 加入本产品后, TMB 显色反应会被终止, 蓝色溶液会转变成在 450nm 处有较强光吸收的黄色溶液, 最终在 450nm 测定吸光度并且可以相对提供检测的灵敏度。

本产品为即用型试剂, 直接使用, 无需稀释。

使用说明 (仅供参考):

- 1、ELISA 实验过程中洗涤后, 每孔加入 TMB 底物溶液, 反应恰当的时间, 显色至预期深浅。
- 2、每孔加入 50 μ l ELISA 终止液, 终止反应。
- 3、30 分钟内在 450nm 处测定 OD 值。

注意事项:

- 1、注意密闭保存, 避免挥发。
- 2、本产品有腐蚀性, 请注意小心操作。
- 3、TMB 显色或终止后, 如有沉淀生成, 说明目的蛋白含量过高, 建议适当稀释后再进行测试。
- 4、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
- 5、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温保存, 1 年有效。