



# 蛋白电泳染色脱色试剂盒

## 1. 产品介绍

本产品是为配套我公司出品的相关凝胶染色仪器而生产的染色浓缩液和脱色浓缩液,其中染色浓缩液为 2×,脱色浓缩液为 10×。本产品以及其稀释液只能配套我公司出品的相关凝胶染色仪器使用,切勿用于其他方式的染色或其他实验。

## 2. 使用方法

染色浓缩液 (2×):

1L 染色液 (1×): 500ml 染色浓缩液 (2×) + 500ml 去离子水

脱色浓缩液 (10×):

1L 脱色液 (1×): 100ml 脱色浓缩液 (10×) + 900ml 去离子水

在充分搅拌后,可以注入相关的凝胶染色仪器的储液容器内供仪器使用。

## 3. 运输及保存条件

本产品采用常温运输。室温条件下可保存 12 个月。

## 4. 注意事项

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。
2. 本染色浓缩液、脱色浓缩液产品及其稀释液只能配套我公司出品的相关凝胶染色仪器使用,切勿用于其他方式的染色或其他实验。
3. 使用时请充分搅拌,使稀释液混匀。
4. 染色浓缩液、脱色浓缩液稀释后请尽快使用。
5. 本产品仅限科研使用。

## 5. 相关产品及订购信息

名称	货号	规格
蛋白电泳染色脱色试剂盒	BK0043-t	1L+0.4L
	BK0043-01	5L+2L
染色浓缩液(2×)	BR0049-01	1L
	BR0049-02	5L
脱色浓缩液(10×)	BR0050-01	0.4L
	BR0050-02	2L