

## Western 二抗稀释液

产品编号	产品名称	包装规格
NBS3027-100ml	Western 二抗稀释液	100ml
NBS3027-500ml	Western 二抗稀释液	500ml

### 产品简介:

Western 二抗稀释液可以用于 Western 时二抗 (secondary antibody) 的稀释。本产品是新一代高效二抗稀释液, 添加了抗体保护剂, 可以增加抗体的活性和稳定性, 减少抗体的非特异性结合, 降低非特异性的背景着色, 提高实验的特异性和灵敏度。本产品不含叠氮钠, 不会抑制过氧化物酶标记二抗活性; 不含磷酸盐, 不会抑制碱性磷酸酶标记二抗活性; 不含脱脂奶粉, 不会干扰生物素标记的抗体活性。经本 Western 二抗稀释液稀释的二抗可以在 1-2 周内重复使用 3-5 次。按照每个二抗稀释 10 毫升计算, 一个包装的 Western 二抗稀释液可以稀释 10 次或 50 次二抗。

### 保存条件:

4°C 保存, 一年有效。

### 产品使用:

参考所用的二抗说明, 以及样品中目的蛋白的含量, 按照适当比例例如 1:1000、1:500 等比例稀释二抗。二抗稀释后即可直接用于 Western。一次 Western 结束后, 可以回收稀释的二抗, 4°C 保存, 以用于下次的 Western。

### 注意事项:

1. 本 Western 二抗稀释液经过滤除菌处理, 使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内用完, 如果有沉淀或细菌污染请弃用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其它用途!

**相关产品:**

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS3026-100ml</u>	<u>Western 一抗稀释液</u>	100ml
<u>NBS3027-100ml</u>	<u>Western 二抗稀释液</u>	100ml
<u>NBS5248-100ml</u>	<u>通用型一抗二抗稀释液</u>	100ml
<u>NBS5249-100ml</u>	<u>抗体剥离液</u>	100ml
<u>NBS3025-100ml</u>	<u>大肠杆菌超级裂菌液</u>	100ml