

农杆菌 YEB 琼脂培养基

产品编号	产品名称	包装规格
NBS5179	农杆菌 YEB 琼脂培养基	500g

产品简介:

YEB 培养基用于农杆菌活化后单菌落扩增的培养。使用 YEB 培养基制备农杆菌感受态, 转化效率要比用 LB 培养基制备的感受态高出 2-3 倍。

保存条件:

室温保存, 3 年有效。

产品组成:

成分	g/L
蛋白胨	5.0
牛肉浸粉	5.0
酵母浸粉	1.0
蔗糖	5.0
硫酸镁	0.24
琼脂粉	15.0
pH 值 7.0±0.2	25℃

产品使用:

称取 31.24g 培养基, 加入蒸馏水或去离子水 1 L, 搅拌加热煮沸至完全溶解, 分装, 121℃ 高压灭菌 15 min。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!